

WHM



**Mehrfach-Heizmantel
mit Analog-Steuerung
Bedienungsanleitung
Multi Heating Mantle
with analog Controller
Operating Manual
witeg Labortechnik GmbH**

(English manual at page 7)

Inhaltverzeichnis

1 Vorwort	1
2 Sicherheitsanweisungen	1
2.1 Symbolerklärungen	1
2.2 Anweisungen	1
3 Produktbeschreibung	3
3.1 Einsatzbereich	3
3.2 Gesamtübersicht	3
3.3 Leuchten und Bedienelemente	4
3.4 Einschränkungen	4
4 Verpackungsinhalt	4
5 Aufstellen des Gerätes und Inbetriebnahme	4
6 Funktionsbeschreibung	4
7 Wartung und Reinigung	4
8 Technische Daten	5
9 Garantieurkunde	6

1 Vorwort

Vielen Dank für den Kauf unseres **WHM Mehrfach-Heizmantel mit Analog-Steuerung**.

Mit einem Gerät der Marke **Wisd** haben Sie eine sehr gute Wahl getroffen.

Lesen Sie sich bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Neben den Sicherheitshinweisen und der Funktionsbeschreibung finden Sie hier auch die wichtigsten technischen Parameter.

Nur der sachgerechte Umgang mit dem Gerät garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit und eine hohe Lebensdauer des Gerätes. Halten Sie sich deshalb unbedingt an die vorgegebenen Sicherheitsanweisungen im Abschnitt 2.

Geben Sie dieses Gerät nur mit der dazugehörigen Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Änderungen am Gehäuse oder Spezifikationen zur Verbesserung von Qualität und Leistung des Produktes, können ohne Ankündigung von **witeg** vorgenommen werden.

2 Sicherheitsanweisungen

2.1 Symbolerklärungen



WARNUNG

Hinweise zur Vermeidung von Verletzungen oder todbringenden Situationen.



VORSICHT

Allgemeine Anweisungen zum sachgerechten und sicheren Gebrauch.



ACHTUNG

Informationen bezüglich der Funktion und der Betriebsparameter.



Betriebsort

Hinweise bezüglich des Aufstellungsortes.



WARNUNG vor Explosionen

Sicherheitsanweisungen zur Vermeidung von Explosionen.



VORSICHT bei hohen Temperaturen

Anwenderhinweise zur Vermeidung von Verletzungen durch hohe Temperaturen.

2.2 Anweisungen

Die sichere und fehlerfreie Nutzung des Gerätes setzt voraus, dass Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durchlesen und beim Umgang mit dem Gerät unbedingt befolgen.



- Betreiben Sie dieses Gerät nur an Stromkreisen, die mit einem Personen-Schutzschalter (RCD) ausgestattet sind.

- Bauartbedingt kann ein Heizmantel nicht gegen das Eindringen von Flüssigkeiten gesichert werden. Arbeiten Sie daher besonders vorsichtig und vermeiden unbedingt das Eindringen von Flüssigkeiten in den Heizmantel. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Nur ein sachgemäßer Umgang mit dem Gerät verhindert Unfälle, deshalb darf das Gerät nur von Personal mit ausreichend Fachkenntnissen benutzt werden.
- Schließen Sie das Gerät nur an die geeignete Spannungsversorgung an.
- Stellen Sie sicher, dass die Anschlussleitung unbeschädigt und korrekt angeschlossen ist.
- Mehrfachsteckdosen sind zum Verlängern des Anschlusskabels nicht zulässig.
- Achten Sie auf einen ausreichend großen Leiterquerschnitt wenn Sie Verlängerungskabel anschließen.
- Falls unübliche Geräusche und Gerüche oder Rauch auftreten, ziehen Sie unverzüglich den Netzstecker heraus und kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Vertriebspartner.
- Vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten ist das Gerät in den spannungslosen Zustand zu versetzen.



- Der Einsatz des Gerätes in explosionsgefährdeten Räumen ist unzulässig.



- Alle Schaltkreise und elektronischen Komponenten dieses Produktes sind **witeg** eigene Technologien. Deshalb dürfen Reparaturen und Veränderungen am Gerät nur durch von **witeg** autorisiertem Personal durchgeführt werden. Eine Zuwiderhandlung hat den Ausschluss der Gewährleistung zu Folge und kann zu ernsthaften Sach- und Personenschäden führen.



- Bedienen Sie das Gerät erst, nachdem Sie sich mit allen Sicherheitsanweisungen vertraut gemacht haben.
- Dieses Gerät sollte nur von geschulten Personen bedient werden, die mit den Sicherheitsmaßnahmen für das Arbeiten in einem Labor vertraut sind.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in den Regler oder das Gehäuse gelangen.
- Damit eine lange Lebensdauer erreicht wird, müssen Sie das Gerät sauber halten.
- Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie es vom Netz trennen.
- Sollten leicht brennbare, elektrisch leitende oder sonstige Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangt sein (Glasgefäß geplatzt), müssen Sie das Gerät sofort vom Netz trennen.
- Tragen Sie während der Nutzung des Gerätes immer die entsprechende Arbeitsschutzbekleidung.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt werden soll.
- Bedecken Sie niemals die Belüftungsslitze am Gehäuse, dies könnte zur Zerstörung des Gerätes und zu Bränden führen.
- Beachten Sie die Einschränkungen bezüglich der Glassorten (siehe 3.4).

- Schalten Sie den Heizmantel nur ein, wenn sich ein Gefäß darin befindet, andernfalls kann es zu Überhitzungen kommen.
- Beim Einsatz von radioaktiven oder kontaminierten Material, trägt der Kunde allein die Verantwortung.
- Heizen sie nicht mehr als notwendig. Dies dient Ihrer Sicherheit und reduziert gleichzeitig den Energieverbrauch des Gerätes.



- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht verrutschen kann.
- Um Hitzestaus oder Brände zu vermeiden, müssen Sie sicher stellen, dass das Gerät genügend Freiraum für eine ausreichende Luftzirkulation hat.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe leicht entzündlicher Materialien betrieben werden.
- Die Aufstellung im Freien ist nicht zulässig.
- Das Gerät sollte nur an einem ausreichend beleuchteten Platz betrieben werden, damit keine Zwischenfälle durch Bedienungsfehler auftreten.
- Die Aufstellung in feuchten oder staubigen Räumen ist unzulässig.



- Legen Sie keine hitzeempfindlichen Gegenstände auf das Gerät.
- Warnen Sie anwesende Personen, wenn Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen.
- Verwenden Sie ausreichend große Gefäße und verhindern Sie ein Überkochen der Medien.

3 Produktbeschreibung

3.1 Einsatzbereich

Die **Wisd** **WHM Mehrfach-Heizmäntel** werden hauptsächlich zum Extrahieren in der Chemie, Biologie, Medizin und Pharmakologie verwendet.

Sie erhalten die Geräte mit 3 und 6 Heizplätzen für Volumina von 250 bis 1.000 ml. Ideal zum Erhitzen von Proben in Rundkolben auf bis zu 450 °C.

3.2 Gesamtübersicht



3.3 Leuchten und Bedienelemente

Drehknopf für Temperatur

- Zum Einstellen der Temperatur.
- Linker Anschlag: Heizung aus.
- Rechter Anschlag: Heizung läuft mit voller Leistung.

Hauptschalter

- Zum Ein- und Ausschalten des Gerätes

Heizleuchte

- Leuchtet, wenn die Heizung eingeschaltet ist.

3.4 Einschränkungen

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Glassorten zum Erhitzen geeignet sind.

Bitte verwenden Sie nur Glasgefäße deren Temperaturbeständigkeit Borosilikatglas 3.3 oder höher entspricht.

4 Verpackungsinhalt

Anzahl	Bezeichnung
1	WHM Mehrfach Heizmantel
1	Bedienungsanleitung

5 Aufstellen des Gerätes und Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung und eventuelle Verschmutzungen.
2. Überprüfen Sie das Gerät auf eventuelle Transportschäden. Sollten unverhofft Transportschäden vorhanden sein, informieren Sie bitte umgehend den Spediteur und Ihren Vertragspartner.
3. Lassen Sie das Gerät bis zur Akklimatisierung für einige Zeit am Einsatzort stehen, bevor Sie es ans Netz anschließen.
4. Stellen Sie sicher, dass allen Sicherheitsanweisungen Folge geleistet wurde.
5. Schließen Sie das Gerät an das Netz an.
6. Befolgen Sie die Anweisungen der Funktionsbeschreibung.

6 Funktionsbeschreibung

Der **WHM Mehrfach-Heizmantel** bietet Ihnen eine einfache und komfortable Bedienung. Stellen Sie die gewünschte Heizleistung mit dem entsprechenden Drehknopf ein.

7 Wartung und Reinigung

- Lesen Sie sich vor Beginn der Wartungs- und Reparaturarbeiten unbedingt die Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose, bevor Sie mit der Reinigung des Gerätes beginnen.
- Die Reinigung des Gerätes sollte nur mit neutralen Reinigungsmitteln und weichen Tüchern erfolgen.
- Organische Lösungen, starke Chemikalien und grobe Tücher können das Gerät beschädigen.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen, ziehen Sie bitte den Netzstecker heraus und lagern das Gerät trocken in der Verpackung.
- Verwenden Sie nur originale Ersatz- und Zubehörteile.

8 Technische Daten

3-fach Heizmantel							
Temperatur		Max. 450 °C					
Material Heizbereich		Glasfasergeflecht					
Material Gehäuse		Pulverbeschichtetes Aluminium					
Schutzart		IP10					
Artikelnummer DH.WHM12...		Anzahl Plätze	Kolben Größe (ml)	Kolben Ø (mm)	Leistung (W)	Tiefe Glasfaser- gewebe (mm)	Gehäuse Abm. (mm) W x D x H
230 V 50 Hz	110 V 60 Hz						
391	392	3	500	102-105	720	65	550 x 270 x 130
393	394	3	1.000	130-133	1.050	75	690 x 340 x 170
291	292	6	230/300	83-86	840	50	800 x 240 x 110
293	294	6	250/300	83-86	840	50	800 x 240 x 110
295	296	6	500	102-105	1440	65	950 x 270 x 130

9 Garantieurkunde

Garantieurkunde

für



Die Qualität und alle Funktionen wurden vom Hersteller vor dem Versand geprüft.

Wir gewähren Ihnen deshalb vom Zeitpunkt des Kaufdatums

zwei Jahre Garantie

Beschädigungen durch Naturkatastrophen oder unsachgemäße Nutzung durch den Kunden sind von dieser Garantie ausgeschlossen.

Bitte vervollständigen Sie anhand Ihrer Rechnung und dem Typenschild folgende Tabelle:

Artikel	WHM Mehrfach-Heizmantel mit Analog-Steuerung
Typ	
Seriennummer	
Datum	

witeg Labortechnik GmbH

Am Bildacker 16
D-97877 Wertheim
TEL: +49-9342-9301-0
FAX: +49-9342-9301-77
Email: info@witeg.de
www.witeg.de



Contents

1 Introduction	8
2 Safety Instructions	8
2.1 Description of symbols	8
2.2 Instructions	8
3 Product description	10
3.1 Key features	10
3.2 General survey	10
3.3 Lamps and control elements	10
3.4 Restrictions	10
4 Package content	11
5 Positioning the device and commissioning	11
6 Job description	11
7 Maintenance and cleaning	11
8 Technical data	12
9 Certificate	13

1 Introduction

Thank you for purchasing our **WHM Multi Heating Mantle with analog Controller**. You did a good choice buying a **Wisdom** product.

Before use, please read this manual and use it properly.

To cover the user's health and avoid the product's destruction you have to follow the safety instructions of the second chapter.

Please keep this operating manual in a save place for future reference and hand it out if you consign the device to a third person.

Witeg reserves to modify the capsule or make amendments for the improvement of quality and efficiency without prior notice.

2 Safety Instructions

2.1 Description of symbols

**WARNING**

Information for avoiding injuries or fatal accidents.

**ATTENTION**

Safety instruction to avoid a damage of the product.

**ATTENTION**

Information about technical parameters.

**Environment**

Information about the operating environment.

**WARNING of explosions**

Safety instruction to avoid explosions.

**ATTENTION to high temperatures**

Instructions to avoid injuries caused by high temperatures.

2.2 Instructions

For a safety and faultless using of the device it is indispensable that you read the following instructions purposely and follow them by the use.



- Connect the device only to the suitable power supply. Please have a look to the identification plate.
- Due to its functions the Heating Mantle is not protected against incoming water. Only a professional handling can avoid hazardous accidents.

- Only persons with sufficient safety knowledge are allowed to use this device.
- Use the device only in electric circuits with ground fault circuit interrupter.
- Do not touch the device if any liquid is flowed into the device (e.g. broken glass vessel) and firstly switch the power supply off. After that please pull out the power plug.
- Check the power supply cord before you stick it into the electrical outlet.
- Do not use power bars to extend the power supply cord.
- Only use extension cables with sufficient cable cross section.
- Do not touch the device with wet hands during the usage because this might cause an electrical shock.
- If unexpected sound, smell or smog is generated by the device, pull out the main plug and contact the manufacturer or your supplier immediately.
- Disconnect the power supply plug before cleaning or maintenance.
- If you use radiation or contaminated samples the responsibility is only up to you.



- Do not put heat-sensitive items at the device.
- Only use adequate sized vessels and avoid an over boil of the liquids.
- Do not clean the scorching device.



- Use this device only if you read the whole safety instructions.
- This device should only used by persons who are familiarized with safety instructions made for laboratories.
- Pay attention that no liquid reaches the controller or inward of the capsule.
- You have to keep the device clean if you want to get a longer life of it.
- Wear corresponding protective work clothing during the usage.
- Pull out the power cable if you didn't want to use the device for a longer time.
- Please make sure that you use only vessels with heat resistance glass (look at 3.4).
- Do not heat up the heating mantle without any vessel to avoid an overheating.
- Do not heat the up the device more than it is necessary - for lower energy consumption and your own safety.



- Make sure that the device can not slip away.
- To avoid heat congestions or fires make sure that there is enough space for air circulations.
- Avoid direct solar radiation.
- Do not use the device near highly combustible materials.
- Do not set the device outdoors.
- It is superiorly to set the device in a good illuminated place to avoid accidents engendered by handling errors.
- To set the device in wet or dusty places could cause overheating, short circuits or fires.



- Do not use this device in areas with potentially explosive atmosphere.




- Repairs and amendments should only be made by **witeg** authorized people. Contraventions exclude the warranty.

3 Product description

3.1 Key features

The **Wisdom WHM Multi Heating Mantle** is designed for chemical, biological, medical and pharmaceutical heating and extraction applications up to 450 °C. We offer devices with 3 and 6 heating places for round flasks.

3.2 General survey

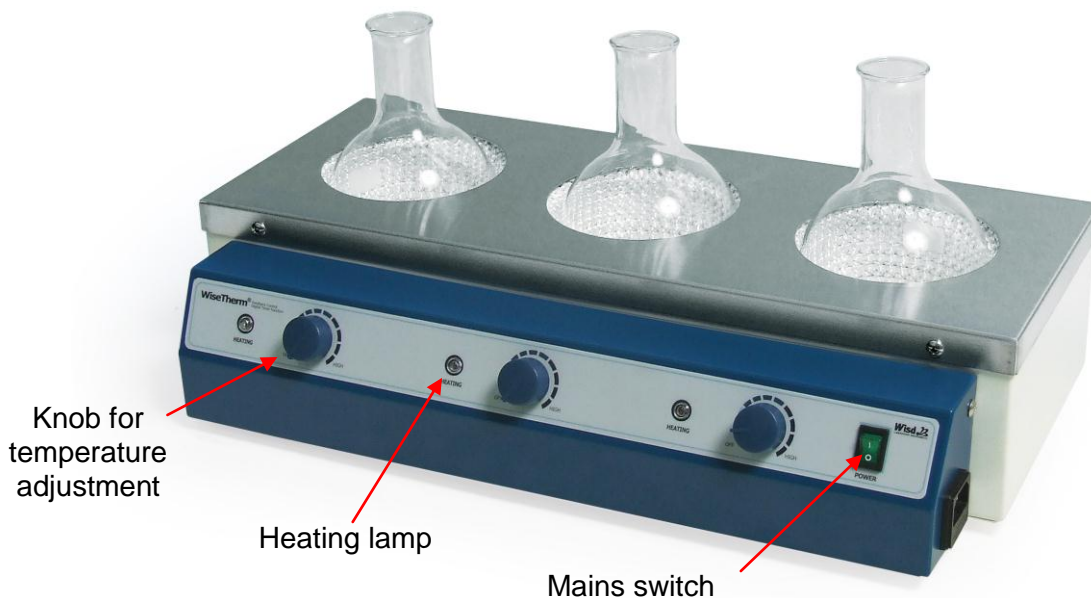

Knob for temperature adjustment

Heating lamp

Mains switch

3.3 Lamps and control elements

Knob for temperature

- Adjustment of temperature.
- Until left stop: heater is off.
- Until right stop: heater is on.

Heating lamp

- Indicates heating process.

Main switch

- On / Off switch.

3.4 Restrictions

Please only use glass vessels that are made for heating applications. A minimum heat resistance like borosilicate glass 3.3 has is needed.

4 Package content

quantity	denomination
1	WHM Multi Heating Mantle with analog Controller
1	operating manual

5 Positioning the device and commissioning



1. Follow especially the safety instructions marked with following symbol:
2. Remove the package carefully.
3. If there are any unexpected transport damages, please inform your forwarder and your costumer service.
4. Remove perhaps soiling and package material.
5. Before you connect the device with the electrical outlet, please let some time laps until the device is acclimatised.
6. Make sure that you follow all safety instructions.
7. Connect the device with the power outlet.
8. Switch the device on and start the process (look at job description).

6 Job description

Set the temperature by turning the rotary knob. Turn it until the left stop to switch out the heating. The heating lamp shines if the heating is activated.

7 Maintenance and cleaning

- Please read the whole safety instructions before you start to maintain or clean the device.
- Pull the power plug out of the electrical outlet.
- Only use care cleaning agents and soft cleaning rags.
- Organic lotions, strong chemicals and rough cleaning rags can damage the device.
- If you not want to use the device for a long time, pull of the power plug and keep it dry in the package.
- Only use original spare parts and accessories.
- Make sure that no liquid gets into the device.

8 Technical data

Multi Heating Mantle							
Temperature		Max. 450 °C					
Material Heating Area		Glass cloth					
Material Housing		Powder coated Aluminium					
Safety class		IP10					
Article number DH.WHM12...		Heating places	Round flask size (ml)	Flask Ø (mm)	Power (W)	Inside depth (mm)	Housing size (mm) W x D x H
230 V 50 Hz	110 V 60 Hz						
391	392	3	500	102-105	720	65	550 x 270 x 130
393	394	3	1.000	130-133	1.050	75	690 x 340 x 170
291	292	6	230/300	83-86	840	50	800 x 240 x 110
293	294	6	250/300	83-86	840	50	800 x 240 x 110
295	296	6	500	102-105	1440	65	950 x 270 x 130

9 Certificate

Certificate

for



The quality and all features were checked by the manufacturer before the shipment.

We grant from date of purchase

two years guaranty

This certificate excludes damages by natural disasters or incorrect usages by the costumer.

Please look on your account and complete following table:

Article	WHM Multi Heating Mantle with analog Controller
Typ	
Serialno.	
Date	

witeg Labortechnik GmbH

Am Bildacker 16
 D-97877 Wertheim
 TEL: +49-9342-9301-0
 FAX: +49-9342-9301-77
 Email: info@witeg.de
 www.witeg.de

